

Лабораторные микроволновые печи MW6000, MW6034

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nac@nt-rt.ru || сайт: <https://hll.nt-rt.ru>



Арт. №	Описание	Номинальная мощность	Высота	Высота рабочего пространства	Ширина рабочего пространства
106723501	Микроволновая печь MW6000 Микроволновые блоки разработаны для использования в лаборатории. Устройство может работать с 5 уровнями мощности от 0 до 100%. Максимальное время облучения составляет 60 минут. Можно запустить до 3 рабочих этапов с различной мощностью облучения. Кроме того, вы найдете следующие особенности: <u>Направляемый отработанный воздух</u> Отработанный воздух выводится через боковой соединительный элемент (слева сзади). Соединительный элемент может быть подключен к вытяжному шкафу. В потоке отработанного воздуха может быть установлен охладитель конденсата для конденсации паров над сборным сосудом. <u>Соединительный элемент для среды</u> 3 13 мм прохода позволяют вводить среду, отводить и охлаждать. При работе микроволнового блока без содержимого или с очень небольшим количеством материала блок может быть поврежден, поскольку энергия не поглощается. Вы можете установить проточный охладитель в лабораторном микроволновом блоке MW6000 для рассеивания избыточной мощности. <u>Внутренняя камера</u> Внутренняя камера и корпус изготовлены из нержавеющей стали. Дно внутренней камеры изготовлено из легкоочищаемой керамической пластины. Излучение равномерно распределяется в камере с помощью вращающегося воблера под дном.	1,5 кВт	311 мм	200 мм	327 мм

	<u>Регулировка температуры (опция)</u> С помощью дополнительной регулировки температуры можно довести температуру жидкости до заданного значения и поддерживать ее там. Для этого применения рекомендуется использовать блок с магнитной мешалкой MW6100. <u>Технические данные</u> Мощность ВЧ: 1000 Вт Уровни мощности: 0, 20, 50, 70, 100% Внутренние размеры: (Ш × Г × В): 327*346*200 мм, 25 л Внешние размеры (Ш × Г × В): 511*432*311 мм Подключение отработанного воздуха: DN 50 Подключаемая мощность: 220-240 В 50 Гц, 1550 Вт				
106723534	Микроволновая печь MW6034 Микроволновые блоки разработаны для использования в лаборатории. Устройство может работать с 5 уровнями мощности от 0 до 100%. Максимальное время облучения составляет 60 минут. Можно запустить до 3 рабочих этапов с различной мощностью облучения. Кроме того, вы найдете следующие особенности: <u>Направляемый отработанный воздух</u> Отработанный воздух выводится через боковой соединительный элемент (слева сзади). Соединительный элемент может быть подключен к вытяжному шкафу. В потоке отработанного воздуха может быть установлен охладитель конденсата для конденсации паров над сборным сосудом. <u>Соединительный элемент для среды</u> 3 13 мм прохода позволяют вводить среду, отводить и охлаждать. При работе микроволнового блока без содержимого или с очень небольшим количеством материала блок может быть поврежден, поскольку энергия не поглощается. Вы можете установить проточный охладитель в лабораторном микроволновом блоке MW6000 для рассеивания избыточной мощности. <u>Внутренняя камера</u>	2 кВт	368 мм	240 мм	409 мм

Внутренняя камера и корпус изготовлены из нержавеющей стали. Дно внутренней камеры изготовлено из легкоочищаемой керамической пластины. Излучение равномерно распределяется в камере с помощью вращающегося воблера под дном.

Регулирование температуры (опционально)

С помощью дополнительного регулирования температуры можно довести температуру жидкости до заданного значения и поддерживать ее там. Для этого применения рекомендуется использовать блок с магнитной мешалкой.

Технические данные

Мощность ВЧ: 900 Вт

Уровни мощности: 0, 20, 50, 70, 100%

Внутренние размеры: (Ш × Г × В):

409*360*240 мм, 34 л

Внешние размеры (Ш × Г × В): 574*528*368 мм

Подключение отработанного воздуха: DN 50

Подключаемая мощность: 220-240 В 50 Гц, 2000 Вт



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------